

鼠耳标和耳标钳使用说明书

产品名称：鼠耳标 **产品用途：**本产品适用于大、小鼠、豚鼠、裸鼠、竹鼠以及鱼类等做标记使用。

产品名称：耳标钳 **产品用途：**本产品适用于 9mm 耳标。

使用方法：将耳标消毒后（高温高压或者酒精或者其他消毒液），把耳标放于耳标钳的相应位置，选择动物任意一只耳朵，取适当位置用力握钳子，使耳标尖端穿过耳朵并穿过耳标另一端的小孔，耳标尖端弯曲固定，形成一个椭圆形，打标完成。

耳标和耳标钳放置方法：



不锈钢耳标技术参数：长度：9mm，宽度：2.5mm，重量：0.15g。材质：304 不锈钢。

钛合金耳标技术参数：长度：9mm，宽度：2.5mm，重量：0.09g。材质：钛合金。

耳标钳技术参数：长度：145mm，重量：120g。材质：304 不锈钢。

耳标产品特点：

- 1、 本产品采用优质 304 不锈钢/钛合金制作而成，耐腐蚀，不易生锈，可高温高压以及其他方式灭菌，从而减少动物感染几率。**钛合金材质可进行核磁共振实验。**
- 2、 耳标编号采用先进的激光刻字技术制作，字迹清晰，不掉色，编号可定制。

耳标钳产品特点：

- 1、 本产品采用优质 304 不锈钢制作而成，耐腐蚀，不易生锈，可高温高压以及其他方式灭菌，从而减少动物感染几率。
- 2、 本产品为自动回弹耳标钳，使用时只需要轻轻撑开钳子，放入耳标，打标完成手自然松开，钳子即刻回弹张开，省去用手撑开钳子的环节。

常用编号：

- 1、 数字编号：1-100、101-200、201-300、301-400.....99999。
- 2、 字母加数字：A1-100、A101-200.....A99999； B1-100.....B99999； CDE.....WYZ1-100、101-200、99999； AB1-100、NFC1-100 等。
- 3、 特殊符号：♀ 1-100、♂ 1-100、A~1-100 以及其他符号加数字均可。
- 4、 双面耳标：耳标两个面都刻字，具有更好读取编号的优点。

注意事项：

- 1、 由于有一些小鼠耳朵比较薄，例如 C57 小鼠，打耳标的时候需要远离耳朵边缘，尽量靠近耳朵根部肉厚的地方打耳标，以防小鼠之间相互撕咬，爪子抓，致使耳朵裂开从而导致耳标脱落。
- 2、 使用前一定要消毒，高温高压或酒精浸泡。

制造商：北京鑫恒奥生物科技有限公司

地址：北京市通州区潞城镇书库南门临 2 号

电话：010-80896810